



**2012**

**RIGGTEK**

*The Evolution in Dissolution Testing*

aktuelle Information 02/2012

# Der neue DISTEK 2500 Freisetzer

Ihr zuverlässiger „Alleskönner“

**RIGGTEK**



*Der neue DISTEK 2500 Freisetzer ist Ihr neuer zuverlässiger „Alleskönner“!*

*Als Nachfolgemodell des langbewährten DISTEK 2100C ist er bei höchster Zuverlässigkeit für alle Anwendungsgebiete einsetzbar - Paddles, Baskets, Rotating Cylinders, Intrinsic oder Mini-Intrinsic etc. mit 100ml bis 4l Vessels - alles ist machbar. Mit dem farbigen Touchscreen wird die Bedienung dabei zum Kinderspiel! Und das alles zu einem sensationellen Preis!*

# Der neue DISTEK 2500 Freisetzer

Ihr zuverlässiger „Alleskönner“

RIGGTEK®



*Die Vorteile des DISTEK 2500 sprechen für sich:*

- *mit dem „Wake up und Sleep Mode“ warten Sie nie mehr auf das Aufheizen des Wasserbads und verschwenden nie mehr unnützlich Strom*
- *die schnelle, intuitive Bedienung durch den großen farbigen Touchscreen spart Ihnen täglich Zeit und Mühen*
- *wie beim 2100C können Sie mit einem Tastendruck einen Freisetzungstest starten*
- *wechseln Sie schnell zwischen bis zu 100 speicherbaren Methoden*
- *Sie können bis zu 8 Vessels mit 4L, 2L, 1L, 500mL, 200mL oder 100mL verwenden (\*teilweise abhängig von der Konfiguration)*
- *.... lesen Sie mehr auf der folgenden Seite...*

# Der neue DISTEK 2500 Freisetzer

Ihr zuverlässiger „Alleskönner“



*...weitere Vorteile des DISTEK 2500 sind:*

- mit den voreingestellten Höhen für USP 1,2 ist beim Wechsel zwischen Paddles und Baskets ein Schaftwechsel und eine Requalifizierung nicht notwendig*
- Paddles, Baskets oder Rotating Cylinders lassen sich für einen schnellen Wechsel auf die Schäfte aufschrauben*
- die offene Bauweise mit zugänglichen Vessels während des Tests erlaubt Ihnen die korrekte Messung von Zentralität, Wobble und Vertikalität der Schäfte, mögliche Verdunstung wird von den Vessel-Covers unterbunden*
- Änderungen an Methoden können Sie im „Audit-Trail“ nachvollziehen*
- der optionale „Tablet Dropper“ ermöglicht Ihnen einen präzisen Start Ihres Dissolution Tests.*



## Sie haben Fragen? Sie wünschen sich eine Vorführung oder Probestellung?

- Besuchen Sie unsere Internetseite [www.riggtek.de](http://www.riggtek.de) oder
- Rufen Sie uns an unter **Tel.: +49 89 740 29 555** oder
- Schreiben Sie uns an [info@riggtek.de](mailto:info@riggtek.de)

Sie erhalten gerne völlig unverbindlich mehr Informationen!

***Wir sind für Sie da!***  
Ihr RIGGTEK-Team

